


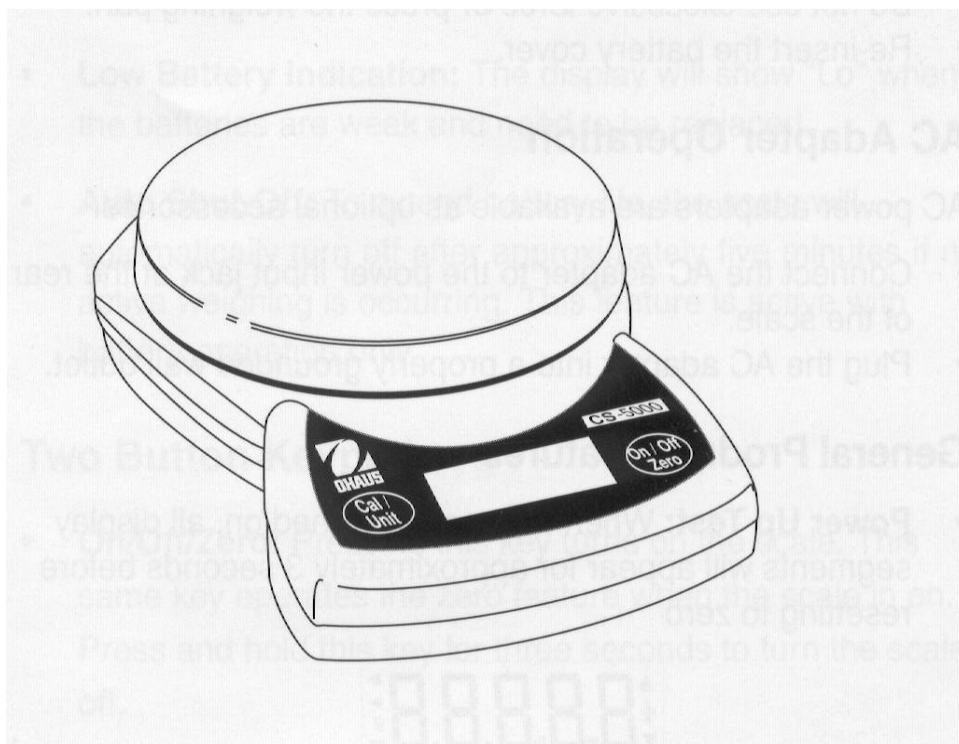

Instrukcja obsługi wagi elektronicznej CS Compact Scale

- Poniższa instrukcja dotyczy wszystkich modeli CS-200, CS-2000 i CS-5000 różniących się jedynie zakresem ważenia.
- Odważnik kalibracyjny nie jest dostarczany wraz z wagą.
- Aby wskazania wagi były prawidłowe należy jej używać w optymalnej temperaturze, w środowisku pozbawionym kurzu lub wilgoci, bez wpływu pól elektrostatycznych i elektromagnetycznych, wibracji i ruchów powietrza.
- Użytkuj wagę ostrożnie delikatnie umieszczając ważone przedmioty na środku szalki wagi. Właściwe użytkowanie wagi CS pozwoli na jej długą i bezawaryjną eksploatację.

Instalacja baterii:

Otworzyć pokrywę na spodzie wagi, włożyć trzy baterie AA znajdujące się w pudełku do wagi i założyć ponownie pokrywę.

Zasilacz Sieciowy (dostępny w akcesoriach)

Podłączyć wtyk zasilacza gniazda z tyłu wagi. Włączyć zasilacz do gniazda sieciowego.

Obsługa wagi

- Testowanie: Po włączeniu wszystkie segmenty wyświetlacza zapalają się na 3 sekundy zanim waga się wyzeruje.



- Symbol stabilnego wskazania: Z prawej strony wyświetlacza ukaże się strzałka wskazująca grotem gramy „g”. Strzałka będzie niknąć kiedy pomiar jest niestabilny i ponownie się pojawiać przy stabilnym pomiarze.
- Przeciążenie: Jeśli maksymalne obciążenie wagi zostanie przekroczone, na wyświetlaczu ukaże się symbol „E”. Należy niezwłocznie usunąć ważony przedmiot z szalki. Waga powróci po chwili ponownie do ważenia.
- Wartość negatywna: Jeśli z szalki usunąć ważoną masę wartość tary wyświetlana będzie ze znakiem minus. Aby ponownie wytarować wagę należy wcisnąć przycisk „On-Off/Zero”.
- Zerowanie: Kolejne naważki mogą być stopniowo dodawane do ważonej próbki. Poprzez przyciśnięcie przycisku On-Off/Zero, waga ponownie wyświetli zero i pojawi się wskaźnik stabilnego odczytu. Po dodaniu kolejnej masy wciśnij ponownie On-Off/Zero.

Przyciski

ON-OFF/ZERO: Włączyć wagę bez obciążenia używając przycisku On-Off/Zero. Zerować / tarować wagę przy użyciu On-Off/Zero. Wyłączenie wagi wagę wyłącza się za pomocą przycisku On-Off/Zero (przytrzymać) lub wyłącza się ona automatycznie po 2 min.

Cal/Unit: Przyciśnij krótko Cal/Unit aby zmienić jednostki ważenia. (gramy, funty/uncje). Przyciśnij i przytrzymaj przycisk Cal/Unit aby rozpocząć procedurę kalibracji.

Kalibracja

Dla odpowiednich wyników należy regularnie kalibrować wagę. Jest to szczególnie ważne jeśli włącza się wagę po długim okresie nie użytkowania jej.

1. Pozwól nagrzać się wadze dwie minuty zanim rozpoczniesz procedurę kalibracji.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Cal/Unit, aż pokaże się na wyświetlaczu masa odważnika kalibracyjnego wymaganego do kalibracji.
3. Kiedy wyświetliła się masa odważnika należy wcisnąć On-Off/Zero, a na wyświetlaczu ukaże się „Cal 0”. Po dwóch sekundach umieść wymaganą masę kalibracyjną na środku szalki.
4. Na wyświetlaczu ukaże się napis „Cal F” i waga powróci do funkcji ważenia. Kalibracja jest kompletna jeśli waga poprawnie wyświetli masę odważnika i pomiar jest stabilny.
5. Usuń odważnik kalibracyjny z szalki i wyłącz wagę. Włącz wagę ponownie. Jest ona gotowa do ważenia.

UWAGA: Jeśli wyświetli się napis „Cal E” zamiast napisu „Cal F” oznacza to, kalibrację należy powtórzyć. Napis „Cal E” wyświetli się kiedy umieścimy na szalce niewłaściwy odważnik kalibracyjny lub błędnie przeprowadzimy procedurę kalibracji.

Akcesoria standardowe

- Trzy baterie alkaiczne AA

Akcesoria Opcjonalne

- Zasilacz sieciowy
- Pojemnik na szalkę 1050 ml
- Pokrywa na szalkę ze stali nierdzewnej

Parametry

Model	CS200	CS2000	CS5000
Nośność (g)	200	2000	5000
Działka odczytowa (g)	0,1	1	1
Jednostki ważenia	g/lb:oz		
Kalibracja	Zewnętrzna z klawiatury		
Czas stabilizacji	3 sekundy		
Maksymalne przeciążenie	150% nośności		
Wskazanie przeciążenia	[E]		
Wskazanie niedociążenia	Negatywne wskazanie pomiaru		
Automatyczne wyłączanie	5 minut bez pracy		
Optymalna temperatura pracy	18-25°C		
Rozmiary szalki (mm)	145 x 133		
Zasilanie	3 baterie AA lub zasilacz sieciowy (opcja)		
Wymiary zewnętrzne (mm)	205 x 140 x 38		
Waga (bez baterii) kg	0,47		

Serwis:

Wszelkie informacje serwisowe u autoryzowanych dystrybutorów Ohaus.

KARTA GWARANCYJNA

Dziękujemy Państwu za dokonanie zakupu wagi firmy OHAUS Corp. Mamy nadzieję, że urządzenie to w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.

Firma OHAUS Corp. udziela 12 miesięcznej gwarancji na wagę CS.

Powyższa waga zostanie naprawiona przez autoryzowany serwis Ohaus w ciągu 14 dni od daty jej dostarczenia do autoryzowanego do przedstawiciela Ohaus (koszty przesyłki ponosi właściciel wagi).

Obowiązek gwarancyjny istnieje wtedy, gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w sprzedanym wyrobie. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikłych z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, uszkodzeń mechanicznych, zalania wodą lub kwasem oraz uszkodzeń powstałych w wyniku ingerencji osób nieupoważnionych.

Powyższa karta stanowi jedyną podstawę do bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wystawiane.

Data sprzedaży:

Sprzedający - autoryzowany dealer OHAUS:
.....

Podpis i pieczęć sprzedającego